

NOM DE LA LIGNEE:

Plt

REACTIFS ET SOLUTIONS:

- Tampon pour Taq polymérase 10X (1,5 mM MgCl₂) (MP)
- dNTP (MP)
- Primers (Invitrogen)
- Taq polymérase (MP)
- huile minérale (EUROBIO)

MELANGE REACTIONNEL:

- Tampon Taq 1X
- dNTP (0,2 mM total)
- primer primer for (0,48 µM)
- primer primer rev (0,48 µM)
- Taq polymérase (30U/ml)
- ADN

PROGRAMME:

5 min	94°C	
30 sec	94°C	
30 sec	57°C	35cycles
30 sec	72°C	
5 min	72°C	

MIGRATION :

Faire migrer les échantillons sur un gel à 4%

SEQUENCE DES PRIMERS

D4Mit286

- Primer for 5' ATGGGGTCTAGGAAAACATGG 3'
- Primer rev 5' AAATTATGAGTATTTACCTGAGTGTG 3'

BANDES ATTENDUES

D4Mit286 : B6 : 95 bp DDD/1 : 80 bp

Rédacteur : ML Dessain

Date : 25/06/2009

Signature :